


各部件名称

同样适用于本页的说明。

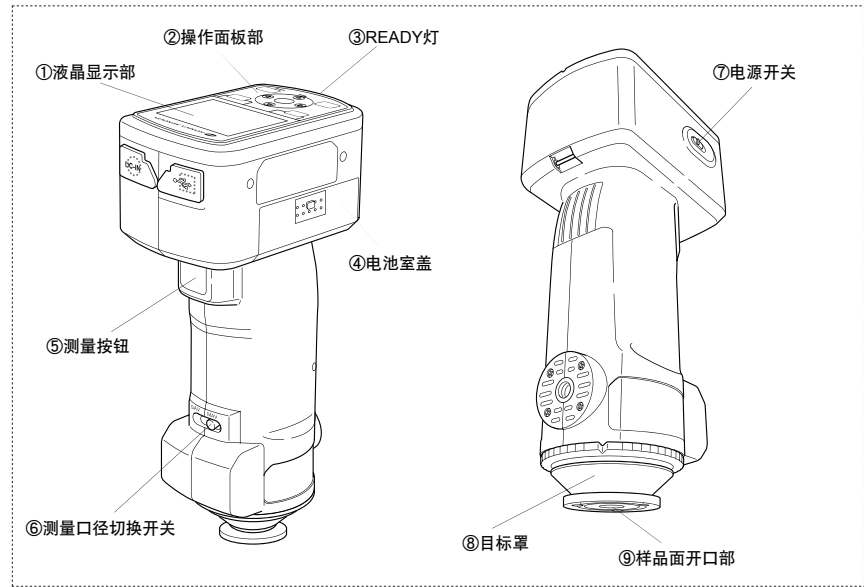


首先，将电源开启。

初始设定结束后，将电源开启即可使用。

●电源的开启/关闭

将电源开关滑到“**I**”侧，电源即开启。
※反之，滑到“**O**”侧，电源即关闭。

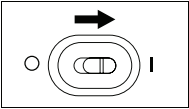

●关于初始设定（观察条件、测量条件）


选项	初始设定值
测量条件	模式（镜面光处理模式）I + E(SCI + SCE)
观察条件	色空间 L*a*b*
	色差公式 ΔE*ab
	视角 10°视角
	主光源 D 65

补充


关于环境条件

欲设定与初始设定不同的环境条件时，请在进行白板校正前在<选项>页面更改“显示条件”及“测量条件”的内容。

1.在按下 **MENU** 按钮的同时，请按下▽按钮。


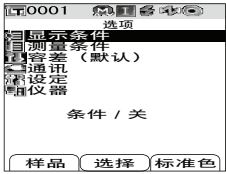


2.按下△或▽按钮，将光标移至“显示条件”或“测量条件”，再按下 **保存・選択** 按钮。

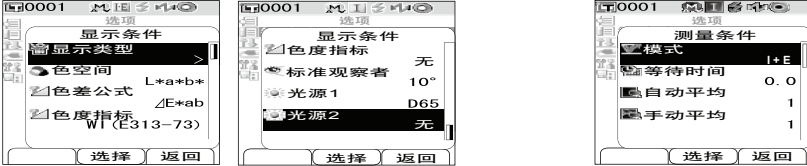

白板校正


- 按下 **校正** 按钮。
- 使用△或▽按钮，将光标移至“白板校正”处。
- 安装白色校正板。
- 按下测量按钮。

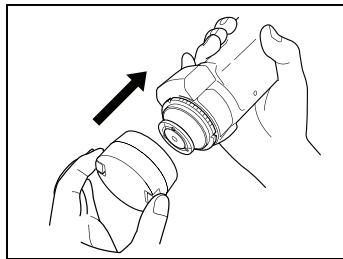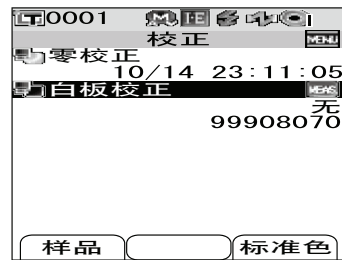

操作面板

测量结果的显示

●“绝对值 & 色差”测量结果

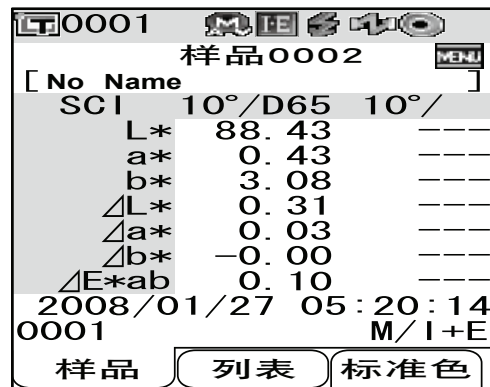


< 注意事项 >

对由于此产品的使用不当、操作失误、未经授权的改造等原因造成的，在使用本产品的过程中或无法使用本产品所导致的任何直接、间接或附带的一切损失（包括但不限于营业利润的损失、营业中断等），柯尼卡美能达公司均不承担任何责任。

※不进行色差比较时不需要。


标准色的设定

- 按下 **基準色** 按钮。
- 使用△或▽按钮，将光标移至想设定标准色的标号上。
※ 在没有进入到一览显示时，按下 **保存・選択** 按钮进行切换。
- 将本机器安放在标准色板上。
- 按下测量按钮。

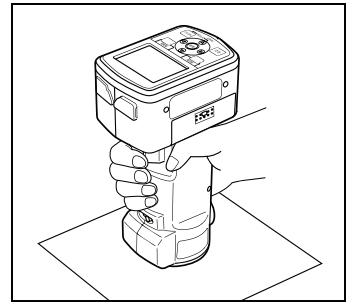

测量

- 按下 **測定値** 按钮。

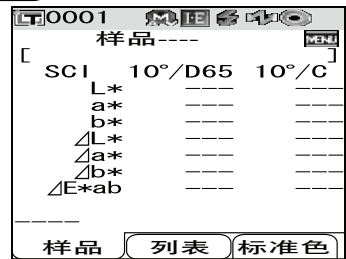

- 将本仪器安放在测量样品上。
- 按下测量按钮。

